

20 ottobre 2025

Caro partecipante,
grazie per aver deciso di partecipare a Progetto Trieste!

Istruzioni: (vedi anche pagine successive)

- Controllare i test material, per qualunque problema contattare IMMEDIATAMENTE info@progettotrieste.com, prima di iniziare le analisi; qualora non ricevessimo vostre comunicazioni considereremo i test material da voi ricevuti adeguati. I commenti pervenuti tramite modulo risposta non potranno essere presi in carico tempestivamente.
- Conservare tutti i test material alla temperatura riportata nella pagina seguente, fino al momento delle analisi.
- La temperatura di conservazione può differire dalla temperatura di spedizione.
- Leggere attentamente le istruzioni sull'uso dei liofilati allegati alla e-mail.
- Prima di svolgere l'analisi verificare sui moduli delle risposte i parametri che vi verranno richiesti (es. elenco molecole, unità di misura ecc...)
- I moduli risposta prevedono di riportare i risultati con due cifre decimali dopo la virgola. Si informa pertanto che, nell'ambito delle elaborazioni statistiche, tutti i dati forniti dai partecipanti verranno elaborati considerando che i decimali non dichiarati corrispondono a "zero" (esempio: 25=25,00 - 25,3=25,30 - 25,32=25,32).
- Preparare i test material seguendo il Vostro metodo analitico di routine.
- Compilare i moduli delle risposte, disponibili nella propria area riservata dopo aver effettuato il log-in sul sito www.testveritas.it.
- I risultati dovranno pervenire entro il **24 novembre 2025**.
- A gennaio 2026 sarà disponibile nell'Area Riservata, il Report Finale relativo a questo round; verrete informati via e-mail.

Per qualunque dubbio (sui test material, sulla procedura per risponderli, sulla compilazione dei moduli risposta, o altro) non esitate a contattare la segreteria di Progetto Trieste:

tel. +39 040 375 5560

fax +39 049 210 649 38

sito web: www.testveritas.it

per informazioni commerciali: info@progettotrieste.com

per questioni relative a fatture, ordini e spedizioni: orders@testveritas.com

Cordiali Saluti,
dott.ssa Eva Perez



Segreteria Progetto Trieste

test material: LATTUGA		
Risospendere la quantità di campione necessaria alle proprie analisi: le quantità effettive equivalgono indicativamente alla somma della polvere pesata più l'acqua usata per la ricostituzione. Si raccomanda di non modificare le proporzioni per la risospensione.		
1.		Riportare il campione a temperatura ambiente.
2.		Pesare il liofilo, dopo averlo mescolato delicatamente con una spatola: si consiglia di non pesare meno di 1g di polvere e non più di 3 g per volta
3.		Aggiungere i g di acqua bidistillata sotto indicati, per ogni g di polvere pesata.
4.		Mescolare agitando manualmente per inversione.
5.		Attendere che l'umidità venga assorbita lasciando il campione per 2 ore a temperatura ambiente.
6.		Mescolare utilizzando una spatola.
7.		Testare il campione ricostituito seguendo la procedura di estrazione usata nella routine.

VF5800: lattuga liofilizzata per l'analisi di pesticidi. Materiale spiked.

Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo contenente il liofilo.

1.00g di polvere va ricostituito con 27.57g di acqua bidistillata.

Controllare le note a piè di pagina sul modulo risposta on line, prima di compilarlo.

Nel TM sono presenti le seguenti molecole: oxadixy, fenhexamid, AMPA, glyphosate, omethoate. Altre molecole sono presenti nel TM ma non vengono dichiarate.

Utilizzare i moduli risposta VF5800/P per pesticidi e VF5800/G per AMPA e glyphosate.

VF5800/P: si tratta dello stesso test material descritto per VF5800, ma da voi acquistato per la sola analisi di pesticidi (esclusi AMPA e glyphosate). Utilizzare le istruzioni di VF5800.

VF5800/G: si tratta dello stesso test material descritto per VF5800, ma da voi acquistato per la sola analisi di AMPA e glyphosate. Utilizzare le istruzioni di VF5800.

VF5800blank: la sua analisi non genera una valutazione.

Lattuga liofilizzata per l'analisi di pesticidi. Materiale blank. Conservare a -15/-25°C.

Il test material è costituito da un barattolo contenente il liofilo.

1.00g di polvere va ricostituito con 28.41g di acqua bidistillata.

test material: MIELE
Attenzione: il miele potrebbe essere tutto o in parte nel tappo se il barattolo era capovolto. Prima di utilizzare il campione omogeneizzarlo con cura, mescolando ENERGICAMENTE con una spatola. Si consiglia di prelevare una quantità non inferiore a 2 grammi.
H5803: miele millefiori per l'analisi di pesticidi. Materiali spiked. Conservare a temperatura ambiente. Il test material è costituito da un barattolo. <i>Controllare le note a piè di pagina sul modulo risposta on line, prima di compilarlo.</i> Nel TM sono presenti le seguenti molecole: fluvalinate (tau), glyphosate, imidacloprid. Altre molecole sono presenti nel TM ma non vengono dichiarate.
H5803blank: la sua analisi non genera una valutazione. Miele millefiori per l'analisi di pesticidi. Materiale blank. Conservare a temperatura ambiente. Il test material è costituito da un barattolo.

test material: LARDO
Prima di pesare il campione portarlo a temperatura ambiente e mescolarlo accuratamente con una spatola. Evitare di congelare e scongelare più volte il test material.
M5804: lardo suino per l'analisi di pesticidi. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo. <i>Controllare le note a piè di pagina sul modulo risposta on line, prima di compilarlo.</i> Nel TM sono presenti le seguenti molecole: HCH-A, endosulfan I (alpha), aldrin. Altre molecole sono presenti nel TM ma non vengono dichiarate.
M5804blank: la sua analisi non genera una valutazione. Lardo suino per l'analisi di pesticidi. Materiale blank. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo.

altri test material
Prima di pesare il campione, portarlo a temperatura ambiente e mescolarlo con una spatola.
WH5801: farina di frumento per l'analisi di pesticidi. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da una busta. <i>Controllare le note a piè di pagina sul modulo risposta on line, prima di compilarlo.</i>
WH5801blank: la sua analisi non genera una valutazione. Farina di frumento per l'analisi di pesticidi. Materiale blank. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da una busta.
W5802: vino rosso per l'analisi di pesticidi. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo. <i>Controllare le note a piè di pagina sul modulo risposta on line, prima di compilarlo.</i> Nel TM sono presenti le seguenti molecole: iprodione, lambda-cyhalothrin. Altre molecole sono presenti nel TM ma non vengono dichiarate.
W5802blank: la sua analisi non genera una valutazione. Vino rosso per l'analisi di pesticidi. Materiale blank. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo.
LE5805: lenticchie per l'analisi di pesticidi. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo. <i>Controllare le note a piè di pagina sul modulo risposta on line, prima di compilarlo.</i> Nel TM sono presenti le seguenti molecole: glyphosate, pirimicarb, endrin, malathion. Altre molecole sono presenti nel TM ma non vengono dichiarate.
LE5805blank: la sua analisi non genera una valutazione. Lenticchie per l'analisi di pesticidi. Materiale blank. Conservare a -15/-25°C. Il test material è costituito da un barattolo.

INDICAZIONI GENERALI SULL'USO DEI MATERIALI LIOFILI

Alcuni dei Test Material utilizzati in Progetto Trieste sono forniti liofilizzati (cioè privati del loro naturale contenuto d'acqua).

La liofilizzazione rende il Test Material meno soggetto a degradazione; il materiale liofilizzato è più stabile, risente meno dei cambiamenti di temperatura e dura più a lungo.

La scelta di liofilizzare i Test Material è stata fatta SOLO per agevolare la loro spedizione; PRIMA DI ESSERE USATI i Test Material liofilizzati vanno riportati alla loro forma originale, aggiungendo la quantità d'acqua prevista per ciascuno di loro.

UTILIZZARE LA PROCEDURA DI RISOSPENSIONE DA NOI FORNITA.

La procedura specifica per ciascun Test Material è riportata nelle istruzioni da noi fornite. Abbiamo anche preparato alcuni video per supportare le istruzioni di ricostituzione dei campioni liofili. I video si trovano su:

<http://www.testveritas.com/it/service/chemical-research/#1623915252685-2ee95fa3-3bfa/>.

Solo dopo aver eseguito la procedura di risospensione il Test Material è utilizzabile; in questo modo maneggerete la matrice nella forma simile a quella della routine delle vostre analisi.

A questo punto, dopo la risospensione, potrete usare il Test Material come fosse un campione reale (ovvero muscolo, urina, uovo, latte ecc...e non polvere liofilizzata), prelevando la quantità che vi serve per realizzare l'analisi e utilizzandola nella vostra procedura di estrazione.

Alla fine dell'analisi, trattate il dato ottenuto come nella routine senza applicare fattori di conversione o correzione legati alla quantità d'acqua aggiunta.

- NON UTILIZZARE LE POLVERI DEI LIOFILI DIRETTAMENTE NELLE PROCEDURE DI ESTRAZIONE;
-NON MODIFICARE LA PROCEDURA DI RISOSPENSIONE, NÉ CAMBIARE LA QUANTITÀ D'ACQUA DA AGGIUNGERE;
I RISULTATI SAREBBERO INVALIDI.

Test material – campioni per analisi di laboratorio

Identificazione del prodotto

Test Material per analisi di laboratorio

Matrice: acqua, cereali e farine, spezie, cacao, caffè, formaggio, frutta a guscio, frutta e vegetali (liofilati e non), frutta secca, latte (liofilato), legumi, riso, pasta, miele, pane, chips, biscotti, passata di pomodoro, prodotti carnei (liofilati e non), prodotti ittici (liofilati e non), siero (liofilato), succo di frutta, vino, fragole (liofile), uovo (liofilato), urine (liofile).

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non si tratta di un prodotto commercializzato ma di un campione per analisi di laboratorio da utilizzare nell'ambito di un circuito interlaboratorio, secondo quanto previsto dal provider.

Utilizzare secondo le istruzioni del produttore.

Informazioni sul fornitore della scheda

Test Veritas S.r.l.

Sede legale: Via Svizzera 16, Padova 35127 Italia tel. +39 049 8256292 fax +39 049 21064938

Sede operativa: c/o Area Science Park, Loc. Padriciano 99, Trieste 34149 Italia

tel. +39 040 3755560 e-mail: info@tetsveritas.com

Numero telefonico di emergenza

Non applicabile

Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n.1272/2008

Elementi dell'etichetta

Non applicabile

Altri pericoli

Non applicabile

Composizione/informazioni sugli ingredienti della miscela:

Non applicabile

Misure di primo soccorso

Non applicabile

Misure di lotta antincendio

Non applicabile

Misure in caso di rilascio accidentale

Non applicabile

Manipolazione e immagazzinamento

Stoccaggio secondo le indicazioni del fornitore.

Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Non ci sono limiti di esposizione

Considerazioni sullo smaltimento

Usare il materiale per l'uso previsto e smaltirlo in conformità ai regolamenti vigenti

Informazioni sulla regolamentazione

Norme di riferimento: Regolamento REACH; Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successivi aggiornamenti attraverso ATP; direttive 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

Altre informazioni

Questa scheda informativa di sicurezza è fornita su base volontaria in quanto la miscela non è considerata pericolosa in conformità al Regolamento (CE) N. 1272/2008 e al Regolamento REACH.

Data 15/03/2024