

15 giugno 2026

Caro partecipante,
grazie per aver deciso di partecipare a Progetto Trieste!

Istruzioni: (vedi anche pagine successive)

- Controllare i PTitems, per qualunque problema contattare IMMEDIATAMENTE info@testveritas.com, prima di iniziare le analisi; qualora non ricevessimo vostre comunicazioni considereremo i PTitems da voi ricevuti adeguati. I commenti pervenuti tramite modulo risposta non potranno essere presi in carico tempestivamente.
- Conservare tutti i PTitems alla temperatura riportata nella pagina seguente, fino al momento delle analisi.
- La temperatura di conservazione può differire dalla temperatura di spedizione.
- Prima di svolgere l'analisi verificare i criteri con cui verranno valutati i risultati sul sito www.testveritas.it.
- Prima di svolgere l'analisi verificare sui moduli delle risposte i parametri che vi verranno richiesti (es. elenco molecole, unità di misura ecc...)
- I moduli risposta prevedono di riportare i risultati con due cifre decimali dopo la virgola. Si informa pertanto che, nell'ambito delle elaborazioni statistiche, tutti i dati forniti dai partecipanti verranno elaborati considerando che i decimali non dichiarati corrispondono a "zero" (esempio: 25=25,00 - 25,3=25,30 - 25,32=25,32).
- Preparare i PTitems seguendo il Vostro metodo analitico di routine.
- **Analisi di tipo "A":** i partecipanti devono usare un metodo di conferma cromatografico (ad esempio HPLC, GC, ecc...) e devono poter quantificare l'analita presente.
- **Analisi di tipo "B":** i partecipanti possono usare metodi quali ELISA, lateral flow ecc... La quantificazione non è indispensabile.
- E' possibile inviare due risultati per ogni partecipazione (es. per verificare due diversi operatori o due differenti metodiche).
- Compilare i moduli delle risposte, disponibili nella propria area riservata dopo aver effettuato il log-in sul sito www.testveritas.it.
- Inviare i risultati entro il **20 luglio 2026**.
- Ad agosto 2026 sarà disponibile nell'Area Riservata, il Report Finale relativo a questo round; verrete informati via e-mail.

Per qualunque dubbio (sui PTitems, sulla procedura per risospenderli, sulla compilazione dei moduli risposta, o altro) non esitate a contattare la segreteria di Progetto Trieste:

tel. +39 040 375 5560 fax +39 049 210 649 38

per assistenza e informazioni commerciali: info@testveritas.com

per informazioni sullo stato delle spedizioni: mag@testveritas.com

per questioni relative a fatture: accounts.dep@testveritas.com

per informazioni su ordini: orders@testveritas.com

sito web: www.testveritas.it

Segreteria Progetto Trieste

INFORMAZIONI RELATIVE AI PTitems

Prima di pesare qualsiasi campione:		
1.		Portarlo a temperatura ambiente.
2.		Mescolare con una spatola.
3.		Testare il campione seguendo la procedura di estrazione usata nella routine.

MA6600: farina di mais per l'analisi di aflatossine B/G, fumonisine, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo. Materiale incurred&spiked. Conservare a -15/-25°C.

Il PTitem può essere contaminato con una o più delle molecole elencate sui moduli risposta: la presenza di **aflatossina B1** è garantita.

PTitem A: MA6600A = due buste contenenti lo stesso campione.

PTitem B: MA6600B = una busta contenente il campione.

Verificare sul modulo d'ordine se è stata acquistata una partecipazione parziale per l'analisi di sole aflatossine (cod. Y), di sole fumonisine (cod. F), di sola ocratossina A (cod. O), di solo zearalenone (cod. Z) o di solo deossinivalenolo (cod. D), oppure per più micotossine.

Utilizzare i moduli risposta MA6600/Y per aflatossine, MA6600/F per fumonisine, MA6600/O per ocratossina A, MA6600/Z per zearalenone e per MA6600/D deossinivalenolo.

N6601: pistacchio tritato per l'analisi di aflatossine B/G. Materiale incurred. Conservare a -15/-25°C.

Il PTitem può essere contaminato con una o più delle molecole elencate sui moduli risposta.

PTitem A: N5601A = una busta contenente il campione.

PTitem B: N5601B = una busta contenente il campione.

RC6602: caffè tostato per l'analisi di ocratossina A. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C.

PTitem A: RC6602A = una busta contenente il campione.

PTitem B: RC6602B = una busta contenente il campione.

VF6603: succo limpido di mela per l'analisi di patulina. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C.

PTitem A: VF6603A = un barattolo contenente il campione.

PTitem B: VF6603B = un barattolo contenente il campione.

VF6603blank: la sua analisi non genera una valutazione.

Succo limpido di mela per l'analisi di patulina. Materiale blank.

Conservare a -15/-25°C. Il PTitem è costituito da un barattolo.

WH5704: farina di frumento per l'analisi di alterotossine. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C.

PTitem A: WH5704A = una busta contenente il campione.

PTitem B: WH5704B = una busta contenente il campione.

VF5708: passata di pomodoro per l'analisi di alterotossine. Materiale spiked. Conservare a -15/-25°C.

PTitem A: VF5708A = un barattolo contenente il campione.

PTitem B: VF5708B = un barattolo contenente il campione.

CH6604: patatine snack (chips) per l'analisi di acrilammide. Materiale incurred.

Conservare a -15/-25°C.

PTitem A: CH6604A = una busta contenente il campione.

PTitem B: CH6604B = una busta contenente il campione.

Come leggere i codici dei test material scritti sulle confezioni:

Esempio: MA6600A

scomponendo il codice da sinistra a destra:

MA = matrice (in questo caso “maize”)

6 = anno 2026

600 = numero progressivo del test material all’interno del programma

A = acquistato per svolgere l’analisi di conferma (se fosse B sarebbe per l’analisi di screening)

Test material – campioni per analisi di laboratorio

Identificazione del prodotto

Test Material per analisi di laboratorio

Matrice: acqua, cereali e farine, spezie, cacao, caffè, formaggio, frutta a guscio, frutta e vegetali (liofilati e non), frutta secca, latte (liofilato), legumi, riso, pasta, miele, pane, chips, biscotti, passata di pomodoro, prodotti carnei (liofilati e non), prodotti ittici (liofilati e non), siero (liofilato), succo di frutta, vino, fragole (liofilate), uovo (liofilato), urine (liofilate).

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non si tratta di un prodotto commercializzato ma di un campione per analisi di laboratorio da utilizzare nell'ambito di un circuito interlaboratorio, secondo quanto previsto dal provider.

Utilizzare secondo le istruzioni del produttore.

Informazioni sul fornitore della scheda

Test Veritas S.r.l.

Sede legale: Via Svizzera 16, Padova 35127 Italia tel. +39 049 8256292 fax +39 049 21064938

Sede operativa: c/o Area Science Park, Loc. Padriciano 99, Trieste 34149 Italia

tel. +39 040 3755560 e-mail: info@tetsveritas.com

Numero telefonico di emergenza

Non applicabile

Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n.1272/2008

Elementi dell'etichetta

Non applicabile

Altri pericoli

Non applicabile

Composizione/informazioni sugli ingredienti della miscela:

Non applicabile

Misure di primo soccorso

Non applicabile

Misure di lotta antincendio

Non applicabile

Misure in caso di rilascio accidentale

Non applicabile

Manipolazione e immagazzinamento

Stoccaggio secondo le indicazioni del fornitore.

Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Non ci sono limiti di esposizione

Considerazioni sullo smaltimento

Usare il materiale per l'uso previsto e smaltirlo in conformità ai regolamenti vigenti

Informazioni sulla regolamentazione

Norme di riferimento: Regolamento REACH; Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successivi aggiornamenti attraverso ATP; direttive 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

Altre informazioni

Questa scheda informativa di sicurezza è fornita su base volontaria in quanto la miscela non è considerata pericolosa in conformità al Regolamento (CE) N. 1272/2008 e al Regolamento REACH.

Data 15/03/2024